

Saldatrice SYMS per paillette CBS™ High Security.



Sistema di saldatura: Cryo Bio System ha sviluppato un dispositivo ad impulso termico per saldare impermeabilmente paillette CBS™ High Security in resina ionometrica. La saldatrice opera elettronicamente.

Istruzioni per l'uso.

- Dopo la procedura di riempimento con micro-aspirazione, rimuovere delicatamente il puntale di riempimento di riempimento trasparente o giallo.
- Una volta che la paillette CBS™ è riempita e saldata, non vi è alcun rischio di contaminazione.
- Inserire un'asta di identificazione interna o esterna e sigillare l'altra estremità della paglia.
- Congelare secondo un metodo appropriato per il tipo di prodotto.

Specifiche Tecniche

Setup, la manutenzione e il tempo di inattività sono circa 5 minuti al giorno. parti potenzialmente contaminate del sistema possono essere puliti con etanolo o fluidi decontaminazione non corrosivi.

Dimensioni

L x P x H: 230 x 220 x 170 mm

Peso: 6 kg (13 lb)

Requisiti elettrici: 220V/50 Hz or 110V/60 Hz